

WARNING

SUMICHIRAL OA-5000, OA-5000L, OA-6000, OA-6000R, OA-6100, OA-6100R

★ This product has different precautions from normal HPLC columns !

本製品には、通常の HPLC カラムとは異なる注意事項があります。

★ 本产品与普通HPLC色谱柱有不同的注意事项！

★ Mobile phase containing organic solvent above the specified concentration cause deterioration of the column immediately.


規定濃度以上の有機溶媒を含む移動相を使用すると、カラムは即座に劣化します。

★ 流动相含有超过规定浓度的有机溶剂，会立即导致色谱柱损坏。

★ Before installing the column, replace solvents in HPLC lines (thick line in the figure below) with the mobile phase completely.

カラムを取り付ける前に、HPLC ライン(下図太線部) を完全に移動相と置換してください。

★ 安装色谱柱前，将HPLC管路（下图中粗线）中的溶剂完全更换为流动相。

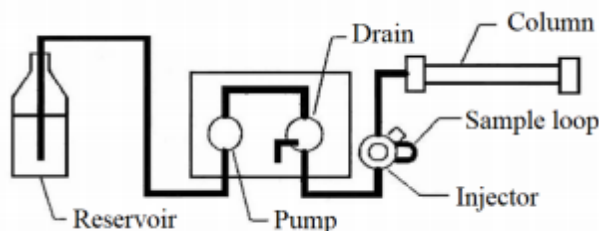

★ Mix the mobile phase in advance and flow with a single pump. Never mix solvents in a HPLC

移動相はあらかじめ混合し、シングルポンプで送液してください。

HPLC 装置内での溶媒の混合は絶対行わないでください。

★ 预先混合流动相，单泵流动；

避免切勿在 HPLC 中混合溶剂。

Further notices should be referred to
the instruction manual attached to the column.

必ず添付の取扱説明書をお読み下さい。

★ 进一步的注意事项应参考附在柱子上的说明手册。

住友代理：广州绿百草科学仪器有限公司

技术支持联系方式：400-883-9117