

Tray Cleaner (水盘抑菌剂)

◆ 产品说明

Tray Cleaner 是由 GenXion® 自主研发的专门针对细胞培养箱水盘的污染控制的抑菌剂，能维持水盘无菌状态 1 个星期，特别对于顽固真菌有很强的清除和抑制作用，且通过抑制培养箱水盘内细菌、真菌的生长，可有效防止细胞的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

◆ 产品内容

名称	货号	规格
Tray Cleaner	GP 5029	100mL

◆ 储存方式

常温，置阴凉处保存。

◆ 保质期

2 年。

◆ 使用方法

1. 将培养箱水盘内壁清除干净，推荐使用 75%酒精或者 Room Cleaner (GP5028) 清理。
2. 按照 1:100 加入到水盘水体内（高压灭菌水）。推荐使用量：每 1L 水内加 10 mL Tray Cleaner，一周更换一次。

※注意事项：

- (1) 操作时，穿戴适当的防护服和手套。
- (2) Tray Cleaner 原液若与皮肤、眼睛接触，应立即用大量的清水冲洗，不要延误，必要时应立即就医。
- (3) Tray Cleaner 用灭菌水稀释使用。