

活组织复苏试剂盒说明书

【产品信息】

品名	货号	规格
活组织复苏试剂	GT250702	1套/盒 (T1: 30 mL×1瓶, T2: 10 mL×1瓶, T3: 10 mL×1瓶)

【产品介绍】

活组织复苏试剂盒为含有蔗糖等成分的水溶液，需配合活组织冻存试剂盒使用。

【产品用途】

用于复苏使用玻璃化冷冻技术保存的组织，及使用组织病理学分析保存的组织。

【样本要求】

使用于活组织冻存试剂盒处理的组织样本。

【使用方法】

1. 使用前，将 T1 溶液 37°C 水浴加热并维持至 T1 溶液浸泡 3 分钟结束，将 T2、T3 溶液平衡至室温。
2. 将冻存管内的组织支架迅速转移 T1 溶液中，期间不断轻摇组织支架，使组织脱离组织支架，脱离组织支架的组织需在 T1 溶液浸泡 3 分钟。
3. 将组织块从 T1 溶液移入 T2 溶液，上下颠倒 3~5 次，于 26°C（或室温）浸泡 10 分钟。
4. 将组织块从 T2 溶液移入 T3 溶液，上下颠倒 3~5 次，于 26°C（或室温）浸泡 10 分钟，复苏结束。

注：复苏后超过 2 小时，组织活性显著降低。

【储存条件及有效期】

2~8°C 密封保存，有效期 1 年。

【注意事项】

1. 本产品仅用于科学研究；尚未经过临床验证，不可用于治疗用途。
2. 贮存期间应密封保存，发现内包装破损后慎用。
3. 使用后产生的废弃物应按照使用者所在单位、实验室管理规定处理；如果产品接触过传染性细胞样本，应当遵守相应法规，不得随意丢弃。

