

Brookfield 粘度计操作流程

- 一、开机前将仪器放在一个相对水平的桌子上。
- 二、调整仪器顶部水平装置，将水平泡调节到中心位置（DVNEXT 水平泡集成在机器屏幕）。
- 三、检查仪器下端（装取转子的部位）保护帽有否取下。**(一定要将保护帽取下或没有任何负载物的情况下才能开机)**
- 四、仪器开机，按提示进入自动校零状态，观察轴承是否转动。
- 五、校零结束，按确认键进入仪器使用状态。
- 六、装卸转子时请注意将转轴轻轻的抬起再装转子，这样可以避免仪器受到损伤。**(一定要将转子放入测试样品中后再装至转轴上，不要让主轴受到比较大的横向力)**
- 七、安装上要测量的转子，在机器上选择相应的转子号及转速。
- 八、测试，测试时将转子高度调节到样品液面在转子中心凹槽处。
- 九、按开始键进行测试，数据读出一个稳定值后在结束测试。
- 十、取下转子清下干净后放回转子盒。
- 十一、关机，清洁仪器表面外观，维持干净。