

比重計

AND
A&D Weighing

液中ひょう量法による密度および比重の測定
GX-Aシリーズ

物質の密度及び比重を測定する方法（下記2規定）

- ・JIS Z 8804（液体の密度及び比重の測定方法）
- ・JIS Z 8807（固体の密度及び比重の測定方法）


における**天びんを利用した**

液中ひょう量法による密度及び比重の測定方法を採用



密度測定について


✓ 固体の密度測定

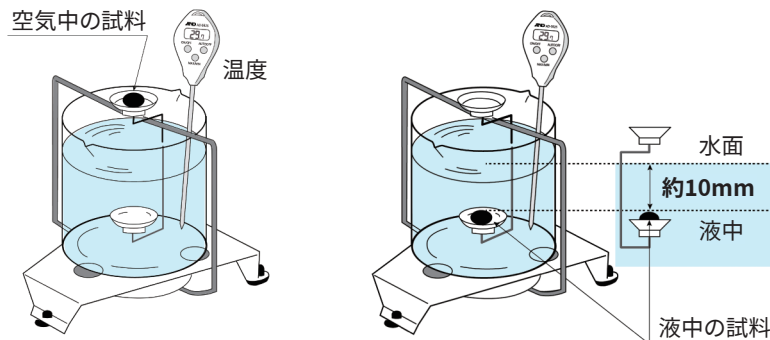

..... 測定手順

空気中で計量
↓
液体中で計量
↓
計算結果密度表示

✓ 液体の密度測定

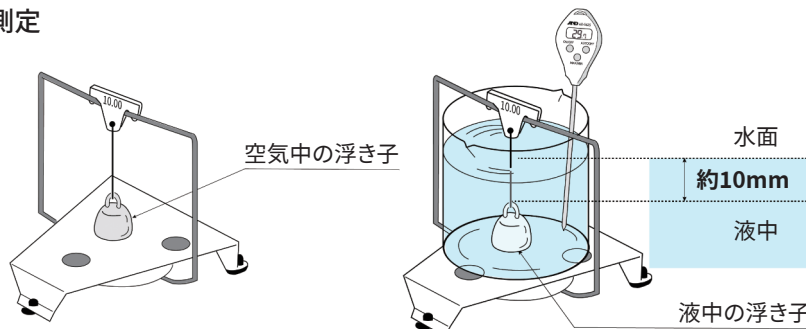

..... 測定手順

空気中で計量
↓
液体中で計量
↓
計算結果密度表示

ウェビナー動画のお申込は右記まで！



テーマ：「密度・比重」どうやってはかる？ そんなお悩みを解決！
電子天びんを使って簡単に測定する方法のご紹介

✓ 比重測定キット GXA-13



+

(1mg用)




適用機種

GX-203A
GX-303A
GX-403A
GX-603A
GX-1003A
GX-1603A

✓ 床下ひょう量

(GX-Aシリーズすべての機種に標準装備)
でも比重測定可能

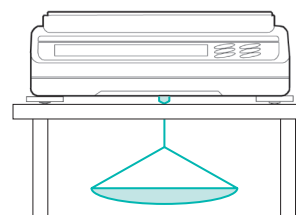

✓ 比重測定キット GXA-14

(0.1mg用)




+



適用機種

GX-124AE
GX-224AE
GX-324AE
GX-124A
GX-224A
GX-324A

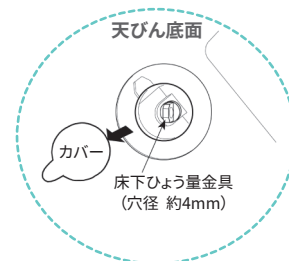

仕様

型名	GX-203A	GX-303A	GX-403A	GX-603A	GX-1003A	GX-1603A
ひょう量	220g	320g	420g	620g	1100g	1620g
最小表示	0.001g					
本体標準価格(税抜)	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥190,000	¥220,000
オプション型名	GXA-13					
オプション標準価格(税抜)	¥50,000					
合計標準価格(税抜)	¥149,000	¥174,000	¥190,000	¥210,000	¥240,000	¥270,000
床下ひょう量金具	標準					

型名	GX-124AE	GX-224AE	GX-324AE	GX-124A	GX-224A	GX-324A
ひょう量	122g	220g	320g	122g	220g	320g
最小表示	0.1mg					
本体標準価格(税抜)	¥230,000	¥250,000	¥270,000	¥150,000	¥170,000	¥190,000
オプション型名	GXA-14					
オプション標準価格(税抜)	¥50,000					
合計標準価格(税抜)	¥280,000	¥300,000	¥320,000	¥200,000	¥220,000	¥240,000
床下ひょう量金具	標準					

型名	GX-2002A	GX-3002A	GX-4002A	GX-6002A	GX-10002A	GX-6001A	GX-6001A
ひょう量	2200g	3200g	4200g	6200g	10200g	6200g	10200g
最小表示	0.01g					0.1g	
本体標準価格(税抜)	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥180,000	¥108,000	¥118,000
オプション型名	比重測定オプション設定はございません。床下ひょう量金具などを利用して測定してください						
床下ひょう量金具	標準						

Discover Precision

AND 株式会社 エーアンド・デー

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows, Windows Vista, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

●本カタログの内容は2022年5月現在のものです。

※本カタログは事業者向けです。

*GX-A-比重計-ADJT-01-PR1-22505GP